



SELMA - Forskning för en friskare framtid

## Luftprovtagning med "skumgummiskiva"

***I möjligaste mån - undvik att ta i skumgummiskivan!***

***Läs igenom manualen innan ni startar luftprovtagningen!***

1. Sätt upp mätanordningen i ert sovrum, helst på den vägg där ni har huvudgaveln av sängen, 1,8-2 meter över golvet. Det ska helst inte vara någon ventilation på den väggen. Undvik nymålade/nytapetserade väggar.
2. För väggmontaget finns en rektangulär metallbricka med hål. Böj den till ett "L".
3. Häng fast provtagningsanordningen i metallbrickans hål (se bild) men hjälp av metallkroken. "Fluffa" upp pappershatten så att det finns luft mellan hatten och skumgummiskivan.
4. Häng upp hållare med provtagare med hjälp av medskickad nål (det är enklare att sätta upp komplett hållare än att sätta i provtagningsutrustningen efteråt). Nyttja gärna nålen i tapetskarvar för minsta möjliga skada på väggen.
5. Provtagningen har nu börjat, notera därför datum och starttid på etiketten på plastpåsen.
6. Efter 6-8 veckor tas proverna ner. Skriv datum och klockslag för nedtagning på etiketten.
7. Böj tillbaka metallplattorna så de blir platta och lägga dem samt nål i påsen.
8. Paketera in skumgummiskivan med hatt i det medföljande aluminiumfoliet.
9. Lägg även foliepaketet i påsen och stäng den.
10. Återsänd materialet i det större vikta svarskuvertet samma dag som nedmonteringen. Portot är betalt.



Tack för Er medverkan!



Carl-Gustaf Bornehag  
Professor, projektledare  
054-700 2540  
[carl-gustaf.bornehag@kau.se](mailto:carl-gustaf.bornehag@kau.se)

Cecilia Boman  
Forskningsassistent  
054-61 68 41  
[cecilia.boman@kau.se](mailto:cecilia.boman@kau.se)

Sarka Langer  
Docent, SP  
010-516 52 87  
[sarka.langer@sp.se](mailto:sarka.langer@sp.se)

